


ミューピッドタイプ電気泳動装置を用いた マルチチャンネルピペット対応ゲルの電気泳動 2

●使用製品

- ・NO-562B-GMS 10cm ゲルメーカーセット 1組
- ・NO-562-3 1t 24 ウェル+1 マーカー コウム 1枚

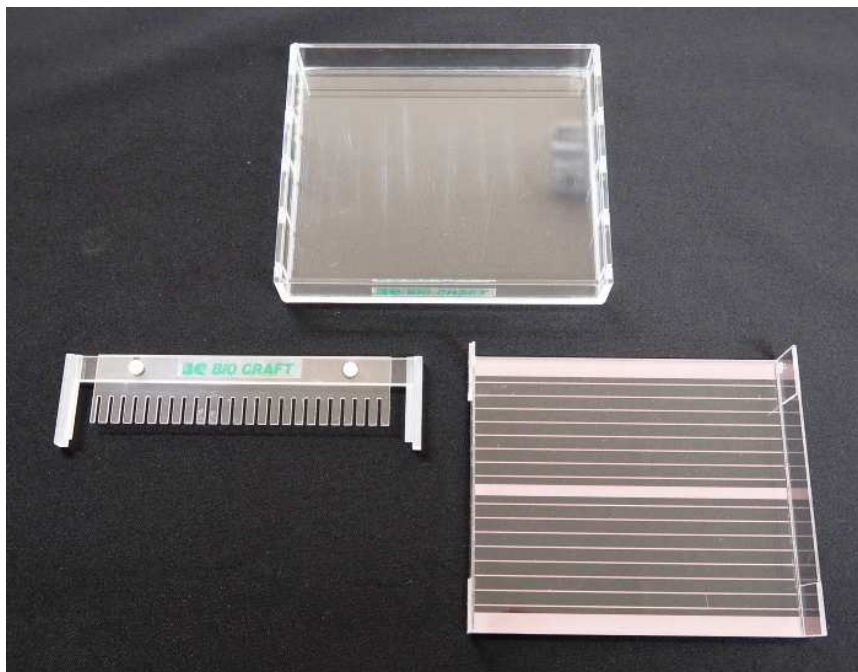

←NO-562B-GMS の写真

●ゲル作製方法

コウム 2 本使用=48 ウェル+2 マーカー



●電気泳動

ゲルを泳動槽にセットし、100V 30分通電した。

泳動槽：PA-560 ミューピッドパーツ対応サブマリン電気泳動槽
もしくはミューピッド 2plus 等




●泳動後

撮影装置：DS-430 ゲル撮影装置 “B-box”

照射装置：LI-410 青緑LED トランスイルミネーター

他試薬等は下記参照

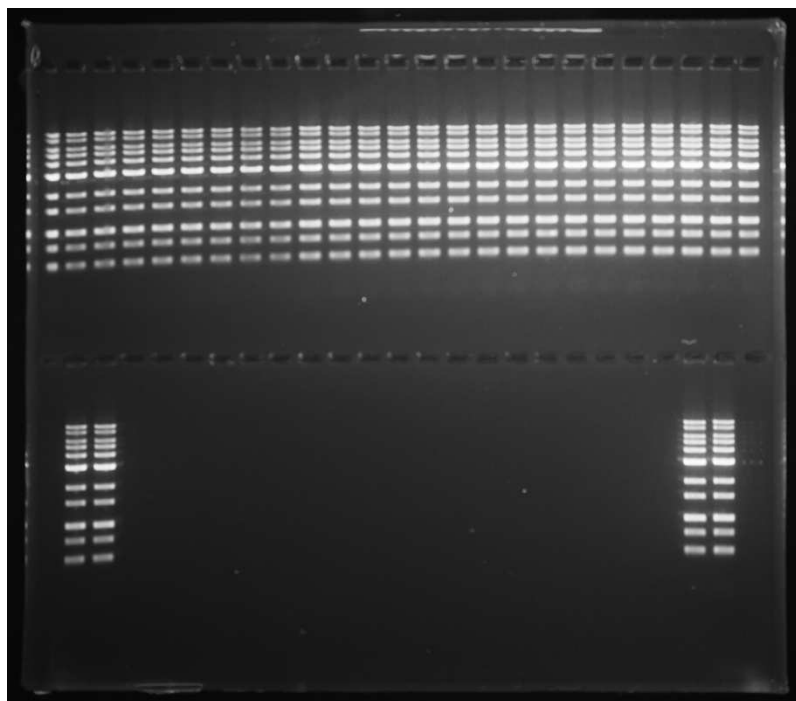

関連商品一覧

型番	品名	定価 (税別)
NO-562B-GMS	10cm ゲルメーカーセット	16,000 円
NO-562-3	1t 24w 1 マーカーコウム	9,500 円
PA-560	ミューピッド対応サブマリン電気泳動槽 (ミニ電源+リード線付)	33,000 円
DS-430	ゲル撮影装置 “B-box”	152,000 円
LI-410	青緑 LED トランスイルミネーター	128,000 円
GRG-1000	GRGreen Loading Buffer 6X 1mℓ	8,000 円
PA-G100	アガロース 100g	9,000 円
MG108-1	DNA ラダーマーカー 1kb	5,500 円