

顕微鏡用スマートフォンアダプター使用方法

●使用製品

- ・MS-30 顕微鏡用スマートフォンアダプター
- ・PA-301 アダプターリング (23.2→30mm 用)



●使用方法


- 1、アダプターのスマートフォン固定具を横に開きながらスマートフォンをセットします。
※スマートフォンにカバーを使用している場合は外してセットして下さい。
- 2、スマートフォンのカメラを起動します。
- 3、ズームが一番引いた状態でアダプターレンズがスマートフォンのカメラレンズの中心に来るように調整し、背面のネジでしっかり固定して下さい。



- 4、顕微鏡の接眼レンズを外し、アダプターを差し込んで下さい。
※内径 23.2mm の場合はそのまま接続できます。
内径 30mm の場合はアダプターリング (PA-301) をご使用下さい。



- 5、スマートフォンの画面を見ながら、カメラレンズの位置を調整して下さい。

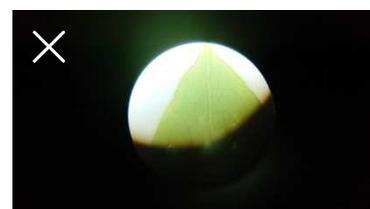

6、スマートフォンのズーム機能を使用し、お好みのサイズにズームして下さい。



7、対象物にピントを合わせて撮影して下さい。